



Магнитная мешалка ПЭ-6110

**Номер по каталогу
1.75.45.0020**

Санкт-Петербург 2011

1. Общие указания

1.1. Перед эксплуатацией магнитной мешалки необходимо ознакомиться с содержанием разделов “Технические характеристики” и “Требования по технике безопасности”.

1.2. При эксплуатации, транспортировке и хранении необходимо предохранять магнитную мешалку от механических нагрузок и ударов.

2. Технические характеристики

2.1.	Напряжение питания, В	220
2.2.	Номинальная частота сети, Гц	50
2.3.	Диапазон скорости вращения, об/мин	120-1500
2.4.	Мощность нагревателя, Вт	40
2.5.	Температура на поверхности нагревателя, °С, не более	120
2.6.	Габаритные размеры, мм	105-55
2.7.	Масса, кг, не более	0.7

3. Условия эксплуатации

Температура окружающей среды от 10 до 35°С. Относительная влажность воздуха не более 80%.

4. Комплект поставки

4.1.	Магнитная мешалка	1 шт.
4.2.	Якорь	2 шт.
4.3.	Паспорт	1 экз.

5. Порядок работы

Подключить магнитную мешалку к сети.

Включить магнитную мешалку с помощью сетевого выключателя. При этом должен загореться светодиод "сеть".

Установить на магнитную мешалку стакан с перемешиваемой жидкостью. Опустить в стакан якорь. С помощью ручки “скорость вращения” установить необходимую скорость вращения якоря.

Для включения нагревателя необходимо нажать кнопку “Нагрев”.

6. Требования по технике безопасности

Перед включением магнитной мешалки в сеть убедиться в отсутствии механических повреждений.

7. Правила хранения

Магнитная мешалка должна храниться в закрытом помещении в упаковке при температуре воздуха от 5 до 35°С и относительной влажности не более 80%.

8. Сведения о приемке

Магнитная мешалка ПЭ-6110

Заводской номер _____

соответствует требованиям ТУ 3615-009-23050963-98

и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации магнитной мешалки -1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится безвозмездный ремонт или замена магнитной мешалки при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

10. Сведения о рекламации

При появлении неисправностей претензии направлять по адресу:

199155, г. Санкт-Петербург, Морская набережная д.31 1 этаж

ООО "ЭКОХИМ"

тел. (812)322-96-00 факс (812)448-76-00.