

# **Подъёмный столик ES-2400, ES-2410, ES-2420**

## **Паспорт**

Версия 1.3 от 14.12.2022

### **Номера по каталогу:**

**ES-2400**

**1.21.30.40**



**ES-2410**

**1.21.30.50**



**ES-2420**

**1.21.30.60**





## **1. Общие указания**

- 1.1. Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с принципом действия, конструкцией и правилами эксплуатации подъёмных столиков ES-2400, ES-2410 и ES-2420 (далее по тексту – «подъёмный столик», «изделие»).
- 1.2. В связи с продолжением работ по совершенствованию устройства в конструкцию могут вноситься изменения, которые не ухудшают технические характеристики изделия.

## **2. Назначение**

- 2.1. Подъёмный столик служит для размещения на нём различных устройств и сосудов в лабораторных условиях.

## **3. Технические характеристики**

- 3.1. Основные технические характеристики изделий приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| Модель                  | ES-2400    | ES-2410    | ES-2420    |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Размер платформы, мм    | 200x200    | 150x150    | 100x100    |
| Регулируемая высота, мм | 60÷320     | 60÷275     | 40÷150     |
| Грузоподъёмность, кг    | 15         | 9          | 5          |
| Габариты (ДхШхВ), мм    | 242x200x57 | 195x150x57 | 145x100x57 |
| Масса, кг               | 2,0        | 1,3        | 0,5        |

- 3.2. Материал платформы и рычагов .....алюминий
- 3.3. Покрытие платформы..... анокс
- 3.4. Материал ходового винта и осей..... нержавеющая сталь

В статическом состоянии микролифт позволяет использовать изделие для размещения грузов, в полтора-два раза превышающих по весу значения, указанные в Таблице 1.

## **4. Комплект поставки**

- 4.1. Подъёмный столик ..... 1 шт.
- 4.2. Паспорт ..... 1 шт.

## **5. Устройство и порядок работы**

- 5.1. Подъёмный столик (Рисунок 1) состоит из нижней платформы-основания с резиновыми опорными ножками, кулисно-рычажного механизма и верхней подвижной платформы.
- 5.2. Для управления микролифтом служит пластмассовая ручка, закреплённая на ходовом винте. Её вращение по часовой стрелке осуществляет подъем платформы, а вращение против часовой стрелки – опускание.



Рисунок 1 – Подъёмный столик

## **6. Правила хранения и транспортирования**

- 6.1. Подъёмный столик должен храниться в закрытом помещении в упаковочной коробке при температуре воздуха от -5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 70%.
- 6.2. Подъёмный столик может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах при температурах от -40 до +50°C и относительной влажности не более 90%.

## **7. Гарантийные обязательства**

- 7.1. Гарантийный срок эксплуатации подъёмного столика – 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя, определяемого датой товарной накладной.
- 7.2. В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится безвозмездный ремонт или замена подъёмного столика при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.
- 7.3. Гарантийный срок эксплуатации подъёмного столика продлевается на время, в течение которого он не использовался в результате обнаруженных недостатков.

## **8. Сведения о рекламациях**

- 8.1. При появлении неисправностей, влияющих на работу подъёмного столика в период гарантийного срока эксплуатации, претензии направлять по адресу изготовителя:

ООО «ЭКРОСХИМ»

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 22, корп. И, оф. 406

Телефон/факс: (812) 322-96-00, 449-31-22, 449-31-23

E-mail: [info@ecohim.ru](mailto:info@ecohim.ru), URL: [www.ecohim.ru](http://www.ecohim.ru)

## **9. Сведения о приёмке**

Подъёмный столик ☐ **ES-2400**/☐ **ES-2410**/☐ **ES-2420** изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Контролёр \_\_\_\_\_

## 10. Сведения о произведённых ремонтах

[illegible]