



Подъёмный столик ПЭ-2440

Паспорт

Версия 1.0 от 29.10.2019

Номер по каталогу:

1.75.10.0125



1. Общие указания

- 1.1. Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с принципом действия, конструкцией и правилами эксплуатации подъёмного столика ПЭ-2440 (далее по тексту – подъёмный столик).
- 1.2. В связи с продолжением работ по совершенствованию устройства в конструкцию могут вноситься изменения, которые не ухудшают технические характеристики изделия.

2. Назначение

- 2.1. Подъёмный столик служит для размещения на нём различных устройств и сосудов в лабораторных условиях.

3. Технические характеристики

- 3.1. Размер платформы, мм.....150x180
- 3.2. Размер съёмной платформы, мм.....265x284
- 3.3. Регулируемая высота, мм71÷295
- 3.4. Максимальная распределённая нагрузка, кг25
- 3.5. Габариты (ДхШхВ), мм.....284x265x71
- 3.6. Масса, кг3,3
- 3.7. Материалсталь
- 3.8. Покрытие платформы и рычагов.....порошковая краска

4. Комплект поставки

- 4.1. Подъёмный столик 1 шт.
- 4.2. Паспорт 1 шт.

5. Устройство и порядок работы

- 5.1. Подъёмный столик (Рисунок 1) состоит из нижней платформы-основания, кулисно-рычажного механизма и верхней подвижной платформы. На верхней платформе с помощью 3-х гаек М3 закреплена съёмная платформа увеличенного размера.
- 5.2. Для управления микролифтом служит пластмассовая ручка, закреплённая на ходовом винте. Её вращение по часовой

стрелке осуществляет подъем платформы, а вращение против часовой стрелки – опускание.



Рисунок 1 – Подъемный столик

6. Правила хранения и транспортирования

- 6.1. Подъемный столик должен храниться в закрытом помещении в упаковочной коробке при температуре воздуха от -5 до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 70%.
- 6.2. Подъемный столик может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах при температуре от -40 до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 90%.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Гарантийный срок эксплуатации подъемного столика – 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя, определяемого датой товарной накладной.
- 7.2. В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится безвозмездный ремонт или замена подъемного столика при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.
- 7.3. Гарантийный срок эксплуатации подъемного столика продлевается на время, в течение которого он не использовался в результате обнаруженных недостатков.

8. Сведения о рекламациях

8.1. При появлении неисправностей, влияющих на работу подъёмного столика в период гарантийного срока эксплуатации, претензии направлять по адресу изготовителя:

ООО «ЭКРОСХИМ»

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 22, корп. И, оф. 406

Телефон/факс: (812) 322-96-00, 449-31-22, 449-31-23

E-mail: info@ecohim.ru, URL: www.ecohim.ru

9. Сведения о приёмке

Подъёмный столик **ПЭ-2440** изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Контролёр _____

10. Сведения о произведённых ремонтах

Дата отказа	Характер и причины отказа	Отметка организации, производшей ремонт	Примечание