

**Ротационный испаритель
ЭКРОС-8910
(ПЭ-8910)**

Паспорт
Руководство по эксплуатации
Версия 1.6 от 08.04.2024
Номер по каталогу: 200.01.2051



EAC

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1
2. НАЗНАЧЕНИЕ.....	1
3. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	1
4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	2
5. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	2
6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	3
7. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	3
8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	4
9. ПОРЯДОК РАБОТЫ	7
10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ БАНИ	9
11. ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ РОТАЦИОННОГО ИСПАРИТЕЛЯ	11
12. ОЧИСТКА И МОНТАЖ УПЛОТНЕНИЙ	12
13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	12
14. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	12
15. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	13
16. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	14
17. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	14
18. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	14
19. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.....	14
20. СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ	15
21. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВЕДЁННЫХ РЕМОНТАХ.....	15

1. Общие сведения

- 1.1. В настоящем паспорте, объединённом с руководством по эксплуатации, приведены сведения о назначении, принципе действия, устройстве и правилах эксплуатации ротационного испарителя ЭКРОС-8910 (ПЭ-8910) (далее – испаритель, устройство).
- 1.2. В связи с постоянным усовершенствованием испарителя в конструкцию могут вноситься незначительные изменения, не ухудшающие его технические характеристики.
- 1.3. Эксплуатация и обслуживание испарителя должны осуществляться лицами, изучившими настоящий паспорт.
- 1.4. Для исключения механических повреждений испарителя, нарушения целостности гальванических и лакокрасочных покрытий должны соблюдаться правила его хранения и транспортирования.
- 1.5. Ремонт испарителя производится только на предприятии-изготовителе.

2. Назначение

- 2.1. Ротационный испаритель предназначен для проведения процессов, сопряжённых с быстрым удалением растворителей из растворов или суспензий органических и неорганических соединений путём плёночного испарения при нормальном и пониженном давлении и контролируемой температуре. А также перегонки термически нестойких веществ в мягких температурных условиях, перегонки смесей высококипящих веществ, которые нельзя разделить обычной перегонкой, дегазации жидкостей, выпаривания жидкостей и перегонки легко вспениваемых веществ.
- 2.2. Ротационный испаритель в сочетании с охладителем и вакуумным насосом обеспечивает комплексное решение задач по эффективному, быстрому и надёжному отделению жидкости.

3. Основные сведения и технические данные

Технические характеристики ротационного испарителя приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра
Объём испарения	50-2000 мл
Частота вращения	20-300 об/мин
Мощность двигателя вращателя	40 Вт
Устройство отображения частоты вращения	ЖК-дисплей
Угол наклона вращателя	0-60°
Привод лифта	Ручной
Величина хода лифта	160 мм

Нагревательная баня	ЭКРОС(ПЭ)-4391
Температурный диапазон бани	От температуры окружающей среды до +210°C
Материал бани	Фторопластовое покрытие
Регулирование температуры	ПИД-регулятор с ЖК-дисплеем
Точность поддержания заданной температуры	±1°C (вода) ±2°C (масло)
Мощность нагрева бани	1300 Вт
Диаметр бани	250 мм
Объём бани	5 л
Конденсатор	Вертикальный или диагональный, охлаждающая поверхность 1200 см ²
Габариты ДхШхВ (включая полный ход лифта)	435 мм×540 мм×625 мм
Масса	13,9 кг

4. Условия эксплуатации

- 4.1. По устойчивости к климатическим воздействиям испаритель соответствует исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.
- 4.2. Степень пылевлагозащищённости оболочки по ГОСТ-14254-2015 – IP20.
- 4.3. Рабочие условия эксплуатации испарителя:
- температура окружающего воздуха, °C..... от +10 до +35;
 - относительная влажность окружающего воздуха при температуре +25°C, %..... до 80;
 - напряжение питания переменного тока, В..... 220±20;
 - Частота питающего напряжения, Гц..... 50±2.
- 4.4. Режим эксплуатации испарителя – непрерывный, круглосуточный.

5. Сведения о содержании драгоценных материалов

Таблица 2

Материал	Содержание
Золото	нет
Серебро	нет
Платина	нет
Иридий	нет
Родий	нет
Палладий	нет
Рутений	нет
Осмий	нет
Алмаз	нет

6. Комплект поставки

В комплект стандартной поставки входят:

- Блок двигателя с системой управления 1 шт.
- Нагревательная баня 1 шт.
- Конденсатор вертикальный 1 шт.
- Приёмная колба 1000 мл 1 шт.
- Испарительная колба 1000 мл 1 шт.
- Зажим испарительной колбы 1 шт.
- Пружинный зажим приёмной колбы 1 шт.
- Стеклоплавкая пробка крана подачи образца 1 шт.
- Пластиковый патрубок с винтовой пробкой 4 шт.
- Фторопластовая трубка 5 мм x 55 см 1 шт.
- Сетевой кабель 2 шт.
- Паспорт и руководство по эксплуатации 1 шт.

Поставка дополнительных принадлежностей производится по отдельному заказу.

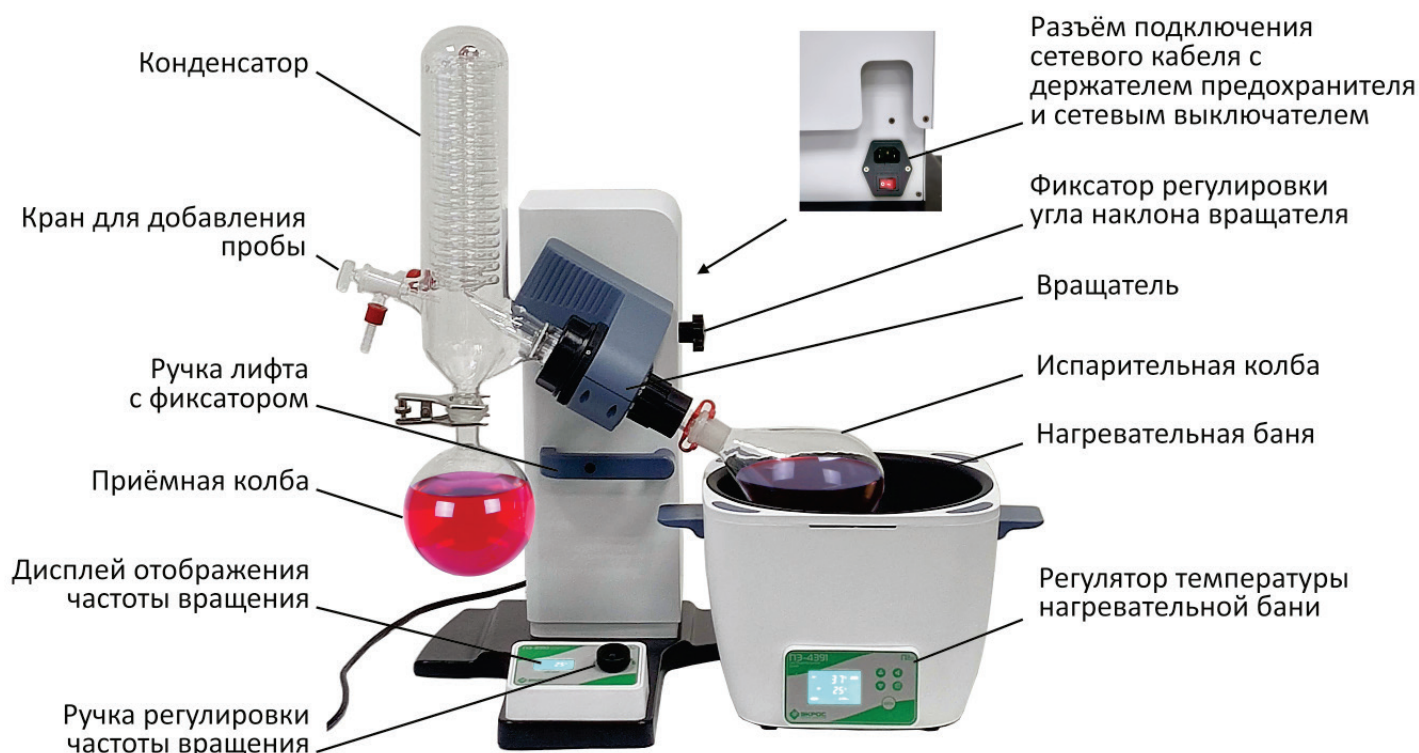


Рисунок 1

7. Устройство и принцип работы

7.1. Работа устройства основана на испарении растворителей путём тепловой обработки тонкой плёнки текущей жидкости, образующейся на внутренней поверх-

ности вращающейся испарительной колбы. При этом увеличивается площадь испарения, обеспечивается эффективная теплопередача для быстрого испарения и предотвращения локального перегрева, а также предотвращается вспенивание обрабатываемой жидкости.

7.2. Устройство ротационного испарителя показано на рисунке выше (Рисунок 1).

8. Подготовка к работе

8.1. Перед началом монтажа проверьте наличие всех комплектующих деталей и вспомогательных приспособлений и приступайте к сборке согласно инструкциям, приведенным ниже.

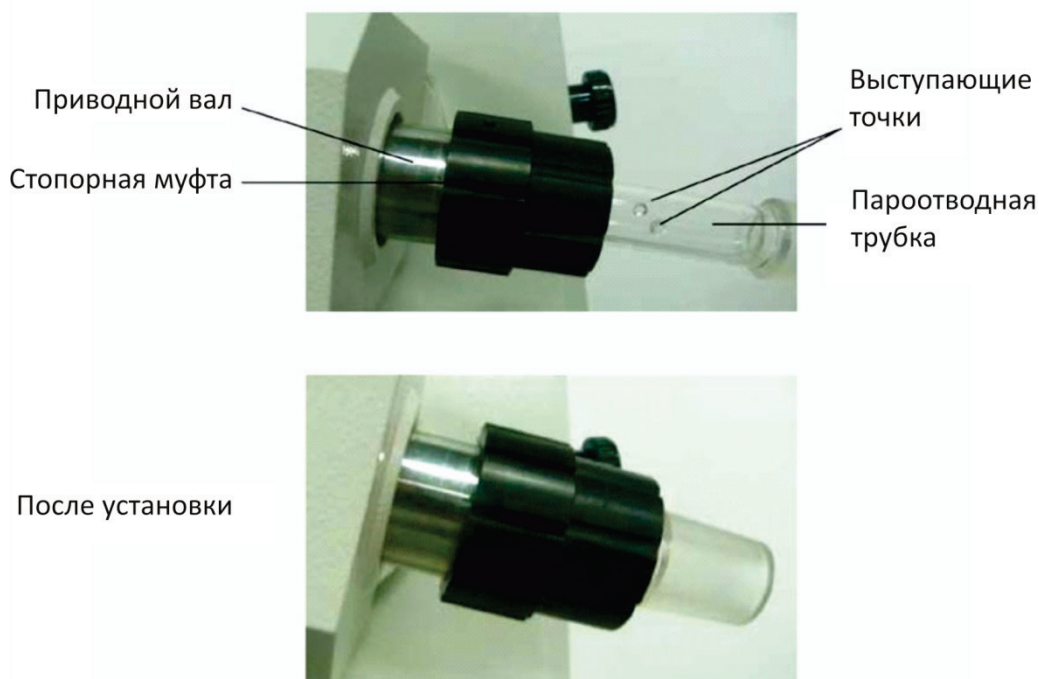


Рисунок 2

8.2. Монтаж пароотводной трубки (Рисунок 2).

8.2.1. Вставьте пароотводную трубку в приводной вал до упора.

8.2.2. Поворачивайте пароотводную трубку до тех пор, пока её выступающие точки не попадут в паз стопорной муфты.

8.2.3. Плотно затяните стопорную муфту, поворачивая её по часовой стрелке. Попробуйте вытащить пароотводную трубку, чтобы убедиться в надёжности фиксации.

8.3. Монтаж уплотнительных колец (Рисунок 3).

8.3.1. Поместите тёмное уплотнительное кольцо на стеклянную ось с пружиной, обращённой внутрь.

8.3.2. Установите серое уплотнительное кольцо на стеклянную ось центральной выпуклой частью наружу.

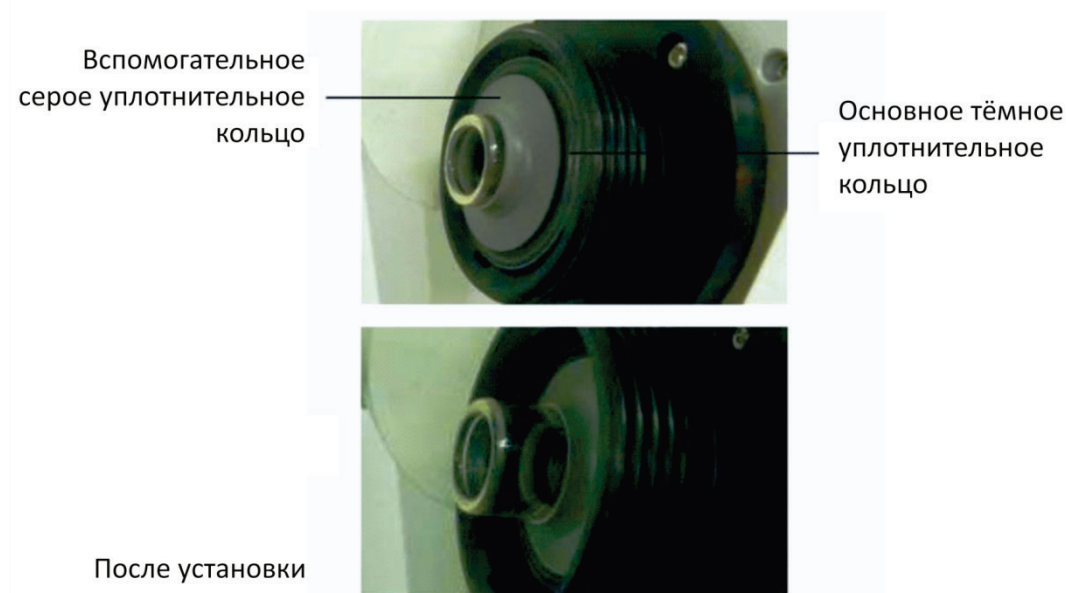


Рисунок 3

8.3.3. Прижмите оба уплотнительных кольца до упора. Следите за направлением расположения уплотнительного кольца, поскольку неправильная установка может привести к выходу из строя системы подачи вакуума.

8.4. Монтаж испарительной колбы (Рисунок 4).

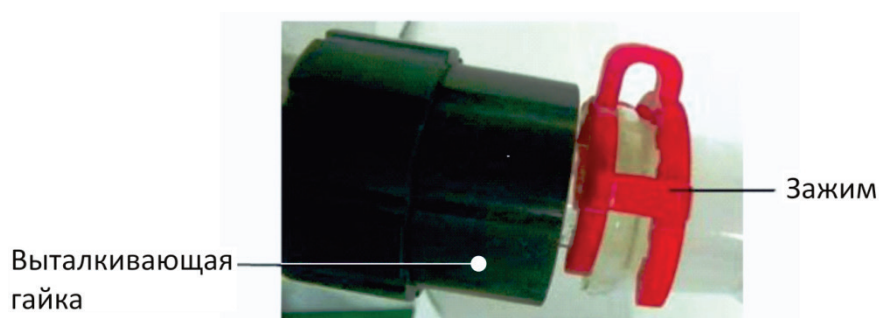


Рисунок 4

8.4.1. Присоедините испарительную колбу к концу пароотводной трубки и зафиксируйте её при помощи зажима.

8.4.2. Вручную поверните испарительную колбу, чтобы проверить надёжность фиксации.

8.4.3. Испарительную колбу можно легко отделить от пароотводной трубки, вращая выталкивающую гайку против часовой стрелки.

Примечание: при замене испарительной колбы сначала отключите питание и откройте клапан из политетрафторэтилена, чтобы уравнивать давление внутри системы с внешним давлением.

8.5. Монтаж конденсатора (Рисунок 5).

8.5.1. Наденьте блокирующее кольцо на горловину конденсатора.

8.5.2. Поместите всю систему на верхнюю левую часть вращателя.

8.5.3. Когда горловина конденсатора полностью соприкоснётся с уплотнительным кольцом внутри вращателя, заверните блокирующее кольцо до упора; не перетягивайте.

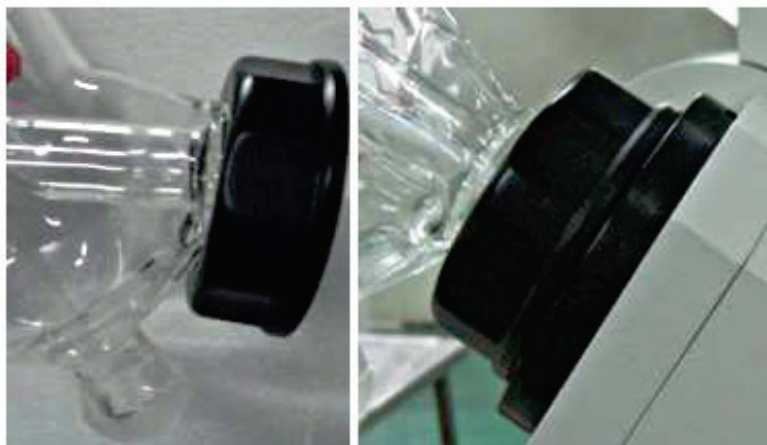


Рисунок 5

8.6. Монтаж крана подачи образца (Рисунок 6).

8.6.1. Вставьте пробку крана подачи образца в конденсационную трубку и установите его в оптимальное положение.



Рисунок 6



Рисунок 7

8.7. Монтаж приёмной колбы (Рисунок 7).

8.7.1. Наденьте приёмную колбу на конденсационную трубку и отрегулируйте стопорный винт пружинного зажима так, чтобы обеспечить надёжное соединение.

Внимание: перед заменой приёмной колбы необходимо отключить электропитание и открыть кран подачи образца для выравнивания давления внутри системы.

8.8. Подключение вакуумной и водяных трубок (Рисунок 8).



Рисунок 8

9. Порядок работы

9.1. Регулирование угла наклона вращателя (Рисунок 9).

9.1.1. Ослабьте рукоятку фиксации угла наклона, и отрегулируйте угол наклона вращателя до необходимой степени, затем снова затяните рукоятку. Типовой угол составляет 30°.



Рисунок 9

Примечание: данная функция доступна исключительно для конденсаторов вертикального типа; запрещается выполнять регулировку вращателя при использовании диагонального конденсатора.

9.2. Регулирование испарительной колбы по высоте.

9.2.1. Возьмитесь за ручку лифта и нажмите подпружиненный фиксатор, расположенный внутри ручки, чтобы снять фиксацию положения лифта (Рисунок 10). Вертикальным перемещением установите необходимую высоту и отпустите фиксатор, чтобы зафиксировать систему в данном положении.

9.2.2. Во избежание повреждения испарительной колбы, выполняйте манипуляции с осторожностью.



Рисунок 10

9.3. Установка частоты вращения.

9.3.1. Включите питание испарителя, убедитесь, что установлена нулевая скорость вращения.

9.3.2. Поворачивайте круглую ручку регулировки частоты вращения (Рисунок 1) по часовой стрелке, чтобы увеличить частоту вращения и против часовой стрелки, чтобы уменьшить её.

9.4. Изменение направления вращения.

9.4.1. Установите нулевую скорость вращения.

9.4.2. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд ручку регулировки частоты вращения, пока устройство не перейдёт в режим установки параметров. На дисплее попеременно будут отображаться наименование параметра «Lc» и его значение.

9.4.3. Вращением ручки установите значение 0009.

9.4.4. Снова нажимайте ручку для выбора параметра «dIF».

9.4.5. Значение «dIF»=0000 соответствует вращению по часовой стрелке, а «dIF»=0001 – против часовой стрелки. Вращением ручки установите нужное значение и удерживайте нажатой ручку регулировки частоты в течение 3 секунд для сохранения изменений и возврата в рабочий режим.

10. Эксплуатация нагревательной бани

10.1. Выбор подходящей теплопередающей среды (Таблица 3).

Таблица 3

Тип бани	Диапазон температур	Теплопередающая среда	Примечания
Водяная баня	От температуры окружающей среды до примерно 100°C	Вода	Жёсткость воды должна быть как можно более низкой. При использовании дистиллированной воды, добавьте 0,2% раствор $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ для предотвращения образования коррозии.
Масляная баня	100°C ÷ 210°C	Кремнийорганическое масло	Вязкость кремнийорганического масла должна быть ниже 50 сантипуаз.

10.1.1. Добавьте жидкость в нагревательную баню в объёме, соответствующем конкретному эксперименту. Подключите устройство к источнику питания, нажмите зелёную кнопку, чтобы включить прибор, красную – чтобы выключить его.

10.2. Нагревательная баня, модель ЭКРОС-4391 (ПЭ-4391) (Рисунок 11).

10.2.1. Назначение кнопок (Таблица 4).

Таблица 4

	Кнопка включения и выключения питания бани.
	Установка или проверка температуры, времени выдержки и других параметров.
	В режиме настройки: данная клавиша выполняет функцию клавиши перемещения между цифрами. В рабочем режиме: нажмите и удерживайте нажатой данную клавишу в течение 6 секунд, чтобы войти в систему автоматической настройки ПИД-регулятора или выйти из неё.
	В режиме настройки: нажмите данную клавишу, чтобы уменьшить значение; нажмите и удерживайте её нажатой для быстрого уменьшения значения. В рабочем режиме: нажмите и удерживайте нажатой данную клавишу в течение 3 секунд для повторного запуска системы после завершения процесса нагревания.
	В режиме настройки: нажмите данную клавишу, чтобы увеличить значение; нажмите и удерживайте её нажатой для быстрого увеличения значения. В рабочем режиме: нажмите данную клавишу для включения/выключения подсветки.

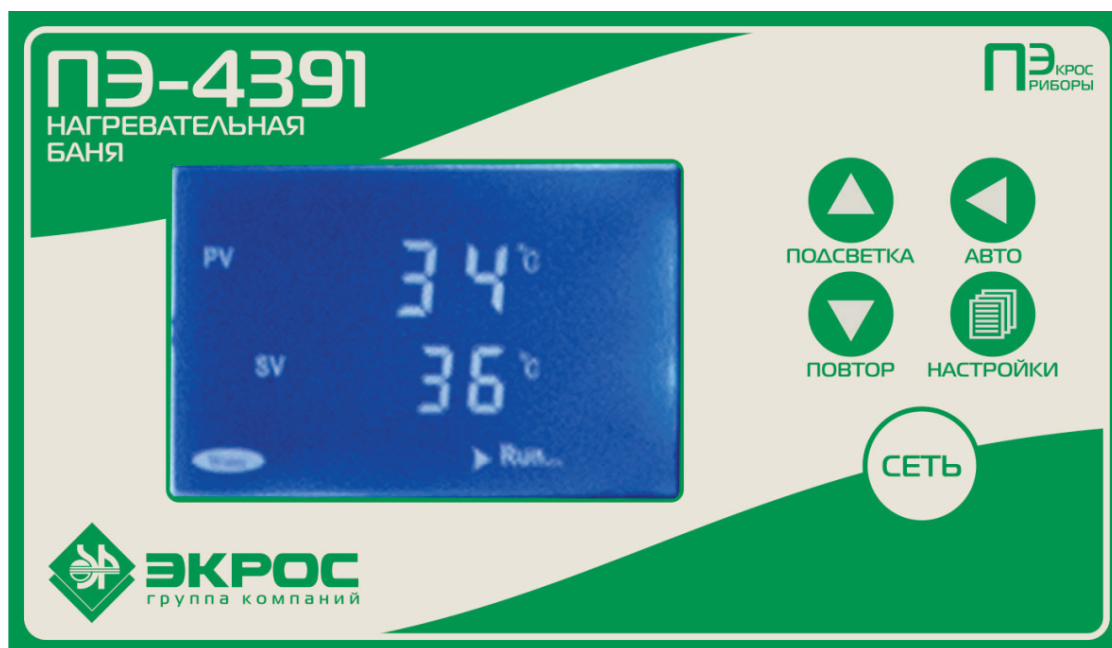


Рисунок 11

10.3. Настройка параметров.

10.3.1. Нажмите кнопку  для перехода в режим настройки значения температуры, в верхней строке отобразится параметр **SP**, после чего можете задать температуру при помощи кнопок ,  и .

10.3.2. Нажмите кнопку  ещё раз для перехода в режим настройки времени выдержки, в верхней строке отобразится параметр **ST**, после чего можете задать уставку времени выдержки.

10.3.3. Нажмите кнопку  ещё раз для перехода в режим настройки нагрева, в верхней строке отобразится параметр **ND**, после чего можете установить режим нагрева 0 (для водяной бани) или 1 (для масляной бани).

10.3.4. Нажмите кнопку  ещё раз, чтобы сохранить изменения и вернуться в рабочий режим.

10.3.5. В нижней строке дисплея отображается общее время работы. Если фактическая температура находится в пределах уставки, то запустится таймер и замигает второй индикатор времени. По истечении времени выдержки на экране отобразится сообщение **End**, а также в течение 30 секунд будет звучать звуковой сигнал. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку  в течение 3 секунд, чтобы повторно запустить устройство.

Примечание: время выдержки можно установить от 00:01 до 99:59. Установите время выдержки на 0, в нижней строке ЖК-дисплея отобразится заданное значение температуры, и система будет поддерживать состояние нагрева непрерывно.

10.3.6. Если устройство перегреется, то прозвучит звуковой сигнал, и на дисплее отобразится сообщение **ALM**. Если состояние перегрева было вызвано работой при заданной температуре, то звуковой сигнал не прозвучит, а только отобразится сообщение **ALM**.

10.3.7. Нажмите любую кнопку, чтобы прекратить звуковой сигнал.

10.3.8. В режиме настройки параметров, если не выполнять никаких действий в течение одной минуты, произойдёт автоматический переход рабочий режим.

11. Прекращение работы ротационного испарителя

11.1. Отключите нагревательную баню.

11.2. Установите скорость вращения равной 0 и поднимите испарительную колбу.

11.3. Выключите основное устройство.

11.4. Когда колба охладится до температуры окружающей среды, выключите вспомогательные приспособления (вакуумный насос / охлаждающий теплообменник).

Примечание: после выключения всей системы лучше вынуть вилку кабеля питания из розетки, чтобы гарантировать безопасность. Периодически заменяйте жидкий теплоноситель и очищайте баню, чтобы продлить срок её службы.

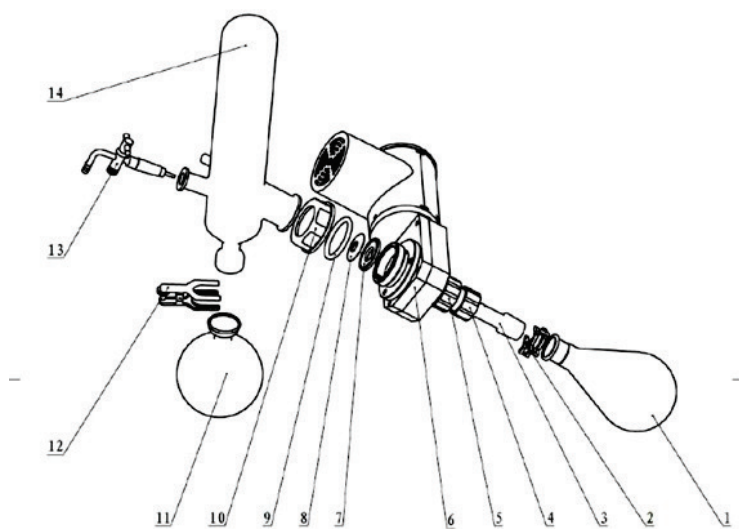


Рисунок 12

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Испарительная колба | 8. Вспомогательное уплотнительное кольцо |
| 2. Зажим | 9. Пружина |
| 3. Пароотводная трубка | 10. Блокирующее кольцо |
| 4. Выталкивающая гайка | 11. Приёмная колба |
| 5. Стопорная муфта | 12. Пружинный зажим |
| 6. Вращатель | 13. Кран подачи образца |
| 7. Основное уплотнительное кольцо | 14. Конденсатор |

12. Очистка и монтаж уплотнений

- 12.1. На рисунке выше приведена основная схема устройства уплотнений (Рисунок 12).
- 12.1.1. Отключите питание, и снимите кран подачи образца (№13), приёмную колбу (№11) и конденсатор (№14).
- 12.1.2. Поворачивайте выталкивающую гайку (№4) против часовой стрелки, чтобы отсоединить испарительную колбу (№1). Выньте пароотводную трубку (№3). В то же время, снимите два уплотнительных кольца (№7, №8) с другого конца трубки.
- 12.1.3. Очистите соответствующие комплектующие.
- 12.1.4. Выполните повторный монтаж системы в соответствии с процедурой, описанной в главе 8.

Примечание: обязательно установите уплотнительное кольцо в правильном направлении (Рисунок 13). Неправильная установка может привести к ненадлежащему функционированию вакуумной системы.

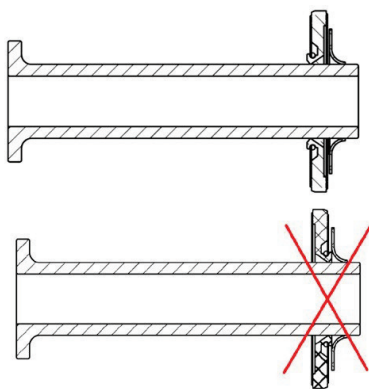


Рисунок 13

13. Техническое обслуживание

- 13.1. При необходимости используйте тёплую разбавленную соляную кислоту для очистки стеклянного сосуда.
- 13.2. Для продления срока службы данного устройства, отключайте прибор от электрической розетки после выключения устройства.
- 13.3. При обычных условиях уплотнительное кольцо следует заменить каждые два года.

14. Требования техники безопасности

- 14.1. По степени защиты от поражения электрическим током испаритель соответствует ГОСТ 12.1.030 и выполнен по классу защиты 1 по ГОСТ 12.2.007.0.
- 14.2. Испаритель соответствует техническим регламентам ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

14.3. Присоединение частей испарителя к заземлению осуществляется гибким кабелем, имеющим заземляющую жилу, с помощью розетки сетевого питания и штепсельной вилки с контактами заземления.

14.4. С целью обеспечения мер безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать испаритель без заземления;
- применять для заземления водопроводную, газовую, канализационную сети, трубопроводы горячих жидкостей, заземлители молниеотводов и т.п.;
- использовать переходники для подключения к двухполюсным розеткам без контакта заземления.

15. Возможные неисправности и способы их устранения

15.1. Перечень возможных неисправностей приведён в таблице 5.

Таблица 5

Признаки неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Нет свечения индикатора	Отсутствует напряжение питания	Подать напряжение
	Неисправен предохранитель	Заменить предохранитель
Неправильное регулирование температуры бани	Наличие твёрдых отложений в нагревательной бане	Проверить отсутствие твёрдых отложений в бане; при необходимости очистить
Электродвигатель не вращается	Отсутствует напряжение питания	Проверить кабель питания; убедиться, что он подключён к сети
	Повреждение синхронного ремённого привода	Обратиться в сервисную службу
Шум во вращателе	Абразивный порошок в уплотнении	Снять стеклянную трубку и удалить абразивный порошок с уплотнительного кольца
	Ремень синхронного привода сильно изношен или имеет место отклонение при вращении	Обратиться в сервисную службу
	Чрезмерная нагрузка на подшипник	Устранить причину перегрузки
Вакуум отсутствует или его недостаточно	Изношено уплотнительное кольцо	Заменить уплотнительное кольцо
	Проблема с вакуумным входом	Проверить вакуумный насос и затянуть головку
	Повреждение стеклянных деталей системы	Проверить стеклянные части на предмет повреждений и при необходимости заменить их на новые
	Плохая герметизация	Нанести толстый слой вакуумной консистентной смазки на трущиеся участки стеклянных деталей

ВНИМАНИЕ! Для замены предохранителя следует отключить устройство от электрической сети.

16. Правила хранения

- 16.1. Испаритель должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых помещениях с условиями хранения группы С по ГОСТ 15150:
- температура окружающего воздуха, °С..... - 40 ÷ +50
 - относительная влажность воздуха, не более %..... 98
- 16.2. Атмосфера помещения, в котором хранится испаритель, не должна содержать пыли, паров кислот, щелочей и других веществ, вызывающих коррозию.
- 16.3. Испаритель требует аккуратного обращения в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения на складе.

17. Правила транспортирования

- 17.1. Испаритель в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми видами закрытых транспортных средств, в отапливаемых герметизированных отсеках самолётов при соблюдении условий, указанных в разделе 16.

18. Гарантийные обязательства

- 18.1. Гарантийный срок эксплуатации испарителя составляет 12 месяцев со дня отгрузки потребителю, определяемого товарно-транспортной накладной.
- 18.2. Гарантийное обслуживание производится только авторизованными сервисными центрами производителя.
- 18.3. В течение гарантийного срока эксплуатации по надлежаще оформленной покупателем рекламации производится безвозмездный ремонт или замена частей испарителя при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

19. Сведения о рекламациях

- 19.1. В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также обнаружения некомплектности при распаковывании изделия, потребитель должен предъявить рекламационный акт по адресу производителя:

ООО «ЭКРОСХИМ»

199178, Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 29, корп. А, оф. А603

Телефон (812) 322-96-00, факс (812) 448-76-00

E-mail: info@ecohim.ru

- 19.2. Рекламацию на изделие не предъявляют:

- по истечении гарантийного срока;
- при нарушении потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования, предусмотренных эксплуатационной документацией.

20. Сведения о приёмке

Ротационный испаритель ЭКРОС(ПЭ)-8910 заводской № **8K91P** _____,

Нагревательная баня ЭКРОС(ПЭ)-4391 заводской № **4K391P** _____

проверены в соответствии с требованиями технических условий БКРЕ.066264.014ТУ, обязательными требованиями государственных стандартов, требованиями действующей технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Контролёр _____

21. Сведения о произведённых ремонтах

Дата	Описание неисправности	Ремонт произвёл	Примечание