

Штатив для перемешивающих устройств
ЭКРОС-2720
(ES-2720)

Паспорт

Версия 1.5 от 31.05.2024

Номер по каталогу 200.01.1030



EAC

Санкт-Петербург

2024

1. Общие указания

- 1.1. Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с конструкцией, порядком сборки и правилами эксплуатации штатива для перемешивающих устройств ЭКРОС-2720 (ES-2720), далее по тексту – «штатив».
- 1.2. В связи с продолжением работы по совершенствованию штатива, в конструкцию могут вноситься незначительные изменения, не отражённые в настоящем документе.

2. Назначение

Штатив предназначен для использования в химических лабораториях для закрепления верхнеприводных перемешивающих устройств.

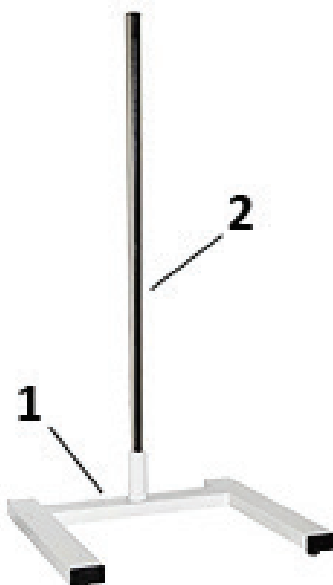


Рисунок 1 - Штатив ЭКРОС(ES)-2720

3. Описание

Штатив (Рисунок 1) состоит из основания 1 и стойки для крепления привода 2. Основание имеет снизу резиновые ножки.

4. Технические характеристики

- 4.1. Габариты основания (ШхГхВ), мм420х383х120
- 4.2. Высота штатива со стойкой, мм 830
- 4.3. Диаметр стойки, мм 22
- 4.4. Длина стойки, мм 800
- 4.5. Материал основания..... сталь, покрытая порошковой краской
- 4.6. Материал стойки труба из нержавеющей стали
- 4.7. Масса, кг, не более..... 3,5

5. Комплект поставки

- 5.1. Основание 1 шт.
- 5.2. Стойка для крепления привода 1 шт.
- 5.3. Стопорный винт М8..... 1 шт.
- 5.4. Ключ для завинчивания стопорного винта 1 шт.
- 5.5. Паспорт 1 шт.

Примечание: зажим для крепления привода приобретается отдельно (номер по каталогу 200.01.2040).

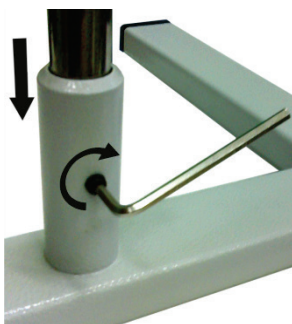


Рисунок 2 - Сборка штатива

6. Порядок сборки

- 6.1. Установите основание штатива на рабочем столе.
- 6.2. Вставьте стойку для крепления привода до упора в крепёжную втулку на основании штатива (Рисунок 2).

- 6.3. С помощью прилагаемого ключа ввинтите стопорный винт из комплекта крепежа в резьбовое отверстие сбоку крепёжной втулки и надёжно затяните его.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
- 7.2. В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится замена штатива при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

8. Сведения о рекламациях

При обнаружении дефектов, некомплектности и появлении неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации претензии направлять по адресу производителя:

ООО «ЭКРОСХИМ»

199178, а/я №55

Телефон/факс: (812) 322-96-00, 449-31-22, 449-31-23

E-mail: info@ecohim.ru, URL: www.ecohim.ru

9. Сведения о приемке

Штатив для перемешивающих устройств ЭКРОС(ES)-2720 изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий БКРЕ.418329.004ТУ, обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Контролёр _____

10. Дополнительная комплектация

	Зажим для крепления перемешивающего устройства на штативе. Для штативов ЭКРОС-2720, 2730, 2740 под шток $\varnothing 16$ мм и стойку $\varnothing 22$ мм.
	Номер по каталогу 200.01.2040