

**Штатив для круглых или грушевидных  
делительных воронок 250-500 мл  
ПЭ-2960**

Паспорт

Версия 1.2 от 26.09.2017

Номер по каталогу:

1.75.10.0330



Санкт-Петербург

2017



## **1. Общие указания**

Штатив ПЭ-2960 предназначен для установки и хранения круглых или грушевидных делительных воронок объёмом 250-500 мл.

## **2. Основные характеристики**

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1. Материал.....                                        | полипропилен |
| 2.2. Материал основания.....                              | сталь        |
| 2.3. Диаметр, мм.....                                     | 220          |
| 2.4. Высота, мм .....                                     | 425          |
| 2.5. Масса, кг, не более .....                            | 2,5          |
| 2.6. Кол-во устанавливаемых делительных воронок, шт. .... | 3            |

## **3. Порядок сборки**

Сборка штатива производится пользователем в соответствии с прилагаемой схемой сборки (Рисунок 1) с учётом замечаний (Рисунок 2), в последовательности, описанной ниже.

- 3.1. Положить основание 1 на ровную поверхность.
- 3.2. Ввернуть в основание 1 шпильку 2 резьбовым концом, на котором находится стандартная гайка 11.
- 3.3. Для предотвращения отворачивания шпильки 2 затянуть гайку 11 используя гаечный ключ (в комплект не входит).
- 3.4. Отвернуть и снять контргайку 10.
- 3.5. Совместить пазы в кольце 3 с рёбрами на диске 4. Кольцо должно быть установлено на нижней стороне диска 4.
- 3.6. Удерживая диск 4 и кольцо 3 в совмещённом положении, надеть их на шпильку 2 и переместить вниз до упора кольца 3 в основание 1. После этого проконтролировать совпадение пазов кольца и рёбер на диске (Рисунок 2).
- 3.7. Установить первый набор из десяти втулок 5.
- 3.8. Установить двойной диск 6 фирменным логотипом вверх. При этом вращением подобрать такое его положение, в котором рёбра дисков 4 и 6 совпадают (Рисунок 2).

3.9. Установить малую втулку 7.

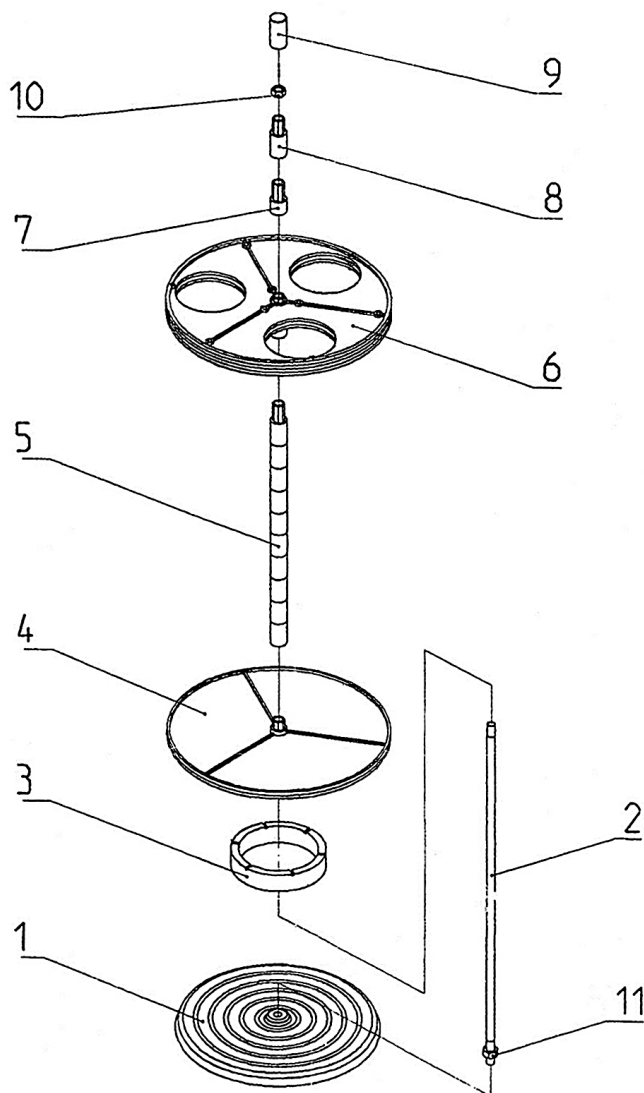
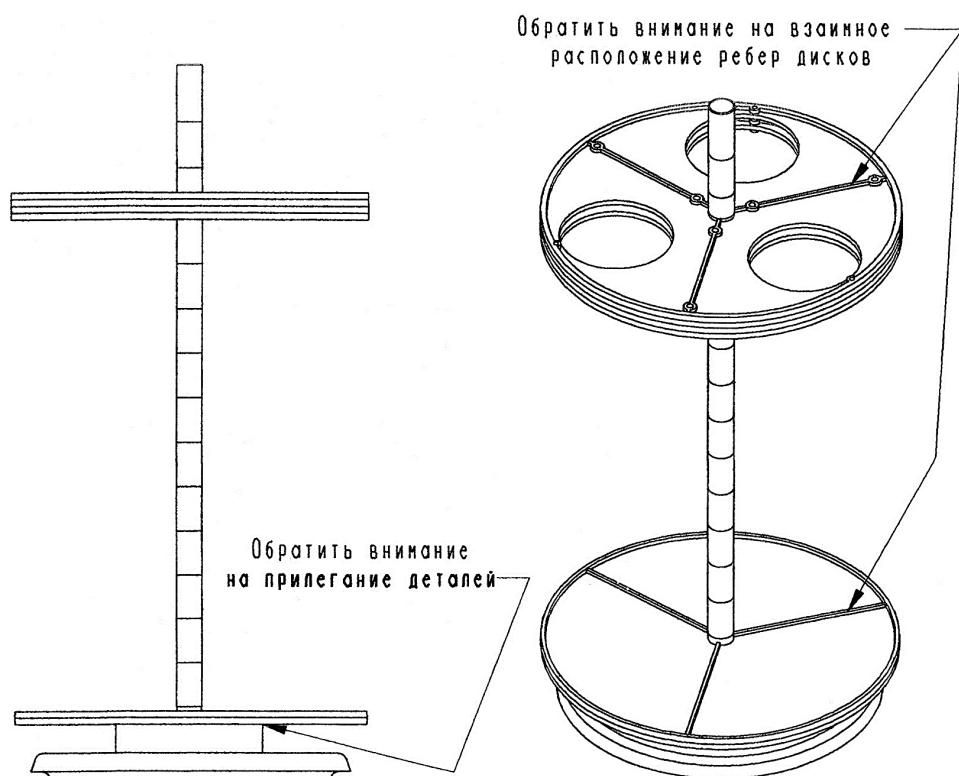


Рисунок 1

1 – Основание; 2 – шпилька; 3 – кольцо; 4 – нижний диск;  
5 – набор втулок (10 шт.); 6 – диск двойной с отверстиями;  
7 – втулка малая; 8 – втулка верхняя; 9 – колпачок декоративный;  
10 – верхняя контргайка (1 шт.); 11 – нижняя гайка (1 шт.)

- 3.10. Установить верхнюю втулку 8.
- 3.11. Навернуть контргайку 10 и затянуть с помощью гаечного ключа (в комплект не входит), придерживая при этом рукой основание 1. Перед затяжкой контргайки 10 ещё раз убедиться в правильном относительном расположении дисков 4 и 6 (рёбра дисков должны совпадать).
- 3.12. Надеть до упора декоративный колпачок 9 (может потребоваться небольшое усилие).



**Рисунок 2**

### **ВНИМАНИЕ!**

- При сборке штатива необходимо следить, чтобы все детали, надеваемые на шпильку 2, полностью фиксировались в своих крайних

нижних положениях. В противном случае закончить сборку не удастся.

- Во избежание поломки колпачка 9 при сборке не следует менять местами гайки 10 и 11, а так же втулку 8 и любую из втулок набора 5.

#### **4. Гарантийные обязательства**

4.1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

4.2. В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится замена штатива при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

#### **5. Сведения о рекламации**

При обнаружении некомплектности при распаковке изделия или появлении неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации претензии направлять по адресу:

ООО «ЭКРОСХИМ»

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 22, корп. И, оф. 406

тел. (812) 322-96-00, факс (812) 448-76-00.

E-mail: [info@ecohim.ru](mailto:info@ecohim.ru), URL: [www.ecohim.ru](http://www.ecohim.ru)

#### **6. Сведения о приёме**

Штатив пластмассовый ПЭ-2950 соответствует требованиям технических условий БКРЕ.418329.004ТУ, обязательным требованиям государственных стандартов, технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК