

**Штатив для цилиндрических
делительных воронок 250 мл
ПЭ-2930**

Паспорт

Версия 1.3 от 26.09.2017

Номер по каталогу:

1.75.10.0300



Санкт-Петербург

2017

1. Общие указания

Штатив ПЭ-2930 предназначен для установки и хранения цилиндрических воронок объёмом 250 мл.

2. Основные характеристики

2.1. Материал.....	полипропилен
2.2. Материал основания.....	сталь
2.3. Диаметр, мм.....	220
2.4. Высота, мм	425
2.5. Масса, кг, не более	2,5
2.6. Кол-во устанавливаемых делительных воронок, шт.	6

3. Порядок сборки

Сборка штатива производится пользователем в соответствии с прилагаемой схемой сборки (Рисунок 1) с учётом замечаний (Рисунок 2), в последовательности, описанной ниже.

- 3.1. Положить основание 1 на ровную поверхность.
- 3.2. Ввернуть в основание 1 шпильку 2 резьбовым концом, на котором находится стандартная гайка 12.
- 3.3. Для предотвращения отворачивания шпильки 2 затянуть гайку 12 используя гаечный ключ (в комплект не входит).
- 3.4. Отвернуть и снять контргайку 11.
- 3.5. Совместить пазы в кольце 3 с рёбрами на диске 4. Кольцо должно быть установлено на нижней стороне диска 4.
- 3.6. Удерживая диск 4 и кольцо 3 в совмещённом положении, надеть их на шпильку 2 и переместить вниз до упора кольца 3 в основание 1. После этого проконтролировать совпадение пазов кольца и рёбер на диске (Рисунок 2).
- 3.7. Установить первый набор из семи втулок 5.
- 3.8. Установить первый диск 6 фирменным логотипом вверх. При этом вращением подобрать такое его положение, в котором рёбра дисков 4 и 6 совпадают (Рисунок 2).

3.9. Установить второй набор из четырёх втулок 7.

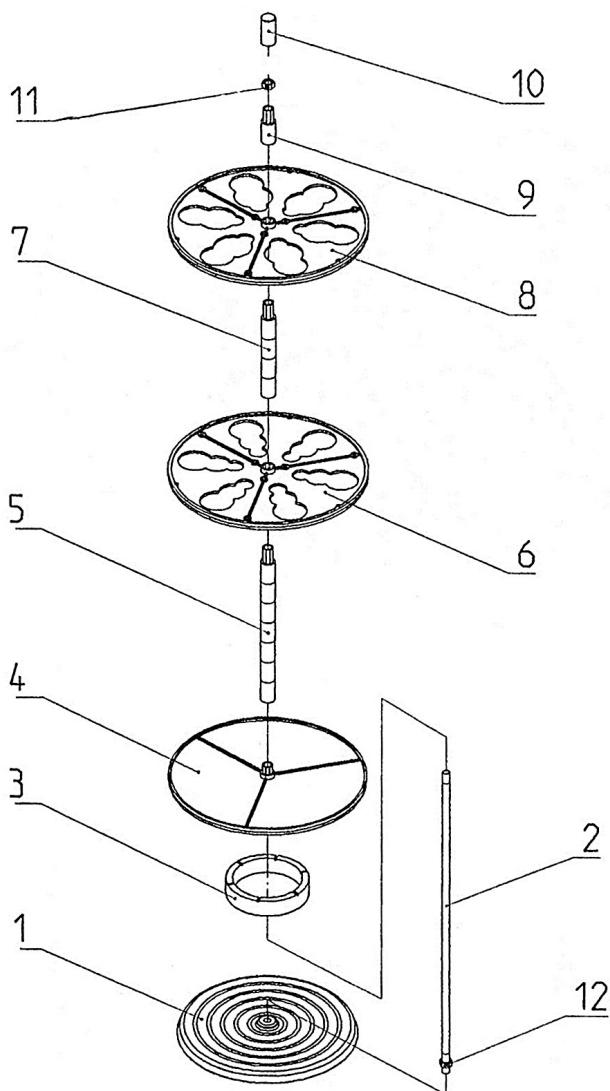


Рисунок 1

1 – Основание; 2 – шпилька; 3 – кольцо; 4 – нижний диск;
5 – набор втулок (7 шт.); 6 – диск с отверстиями; 7 – набор
втулок (4 шт.); 8 – диск с отверстиями; 9 – втулка верхняя;
10 – колпачок декоративный; 11 – верхняя контргайка (1
шт.); 12 – нижняя гайка (1 шт.)

- 3.10. Установить второй диск 8 фирменным логотипом вверх. При этом так же вращением подобрать такое его положение, в котором ребра дисков 6 и 8 совпадают (Рисунок 2).
- 3.11. Установить верхнюю втулку 9.
- 3.12. Навернуть контргайку 11 и затянуть с помощью гаечного ключа (в комплект не входит), придерживая при этом рукой основание 1. Перед затяжкой контргайки 11 ещё раз убедиться в правильном относительном расположении дисков 4, 6 и 8 (рёбра дисков должны совпадать).
- 3.13. Надеть до упора декоративный колпачок 10 (может потребоваться небольшое усилие).

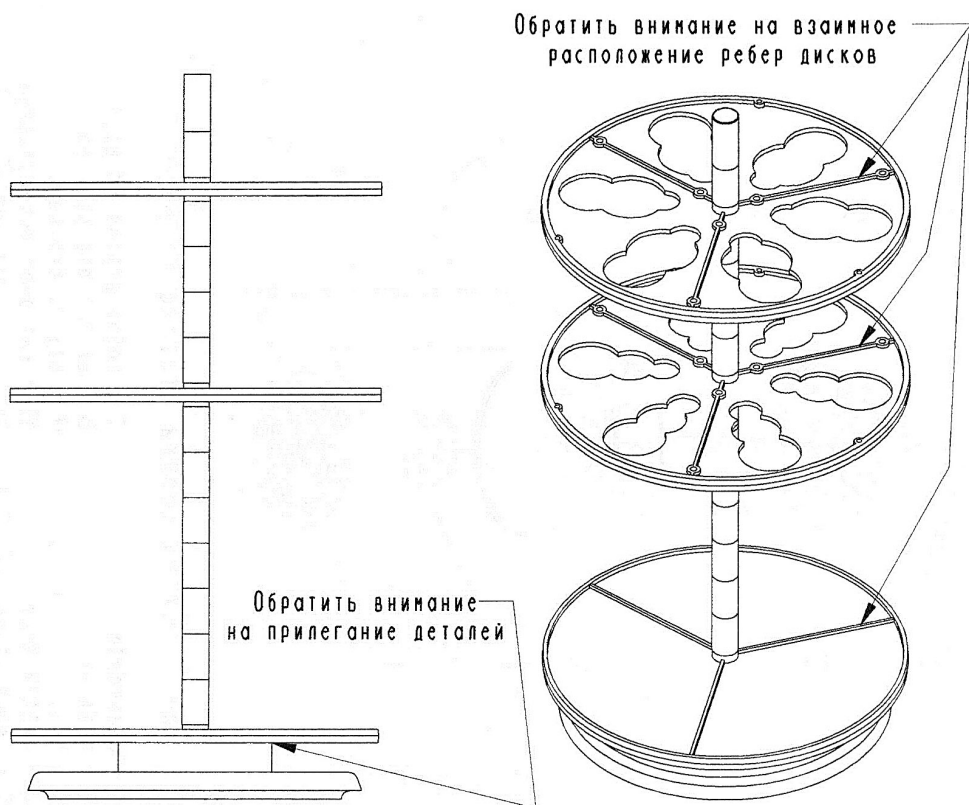


Рисунок 2

ВНИМАНИЕ!

- При сборке штатива необходимо следить, чтобы все детали, надеваемые на шпильку 2, полностью фиксировались в своих крайних нижних положениях. В противном случае закончить сборку не удастся.
- Во избежание поломки колпачка 10 при сборке не следует менять местами гайки 11 и 12, а так же втулку 9 и любую из втулок наборов 5 и 7.

4. Гарантийные обязательства

- 4.1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
- 4.2. В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится замена штатива при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

5. Сведения о рекламации

При обнаружении некомплектности при распаковке изделия или появлении неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации претензии направлять по адресу:

ООО «ЭКРОСХИМ»

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 22, корп. И, оф. 406

тел. (812) 322-96-00, факс (812) 448-76-00.

E-mail: info@ecohim.ru, URL: www.ecohim.ru

6. Сведения о приёме

Штатив пластмассовый ПЭ-2930 соответствует требованиям технических условий БКРЕ.418329.004ТУ, обязательным требованиям государственных стандартов, технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Контролёр _____