

Штатив для перемешивающих устройств

ПЭ-2740

Паспорт

Версия 1.0 от 07.09.2021

Номер по каталогу 1.75.10.0255



EAC

Санкт-Петербург

2021

1. Общие указания

- 1.1. Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с конструкцией, порядком сборки и правилами эксплуатации штатива для перемешивающих устройств ПЭ-2740.
- 1.2. В связи с продолжением работы по совершенствованию устройства, в конструкцию могут вноситься незначительные изменения, которые отсутствуют в паспорте.

2. Назначение

Штатив ПЭ-2740 предназначен для использования в химических лабораториях для закрепления верхнеприводных перемешивающих устройств.

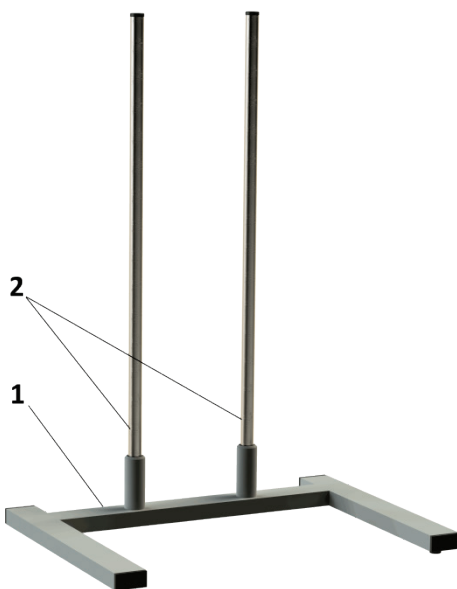


Рисунок 1 - Штатив ПЭ-2740

3. Описание

Штатив (Рисунок 1) состоит из основания 1 и стоек для крепления приводов 2. Основание имеет снизу резиновые ножки.

4. Технические характеристики

- 4.1. Габариты основания (ШхГхВ), мм430x583x121
- 4.2. Высота штатива со стойками, мм..... 821
- 4.3. Диаметр стойки, мм 22
- 4.4. Длина стойки, мм 800
- 4.5. Материал основания..... сталь, покрытая порошковой краской
- 4.6. Материал стойки труба из нержавеющей стали
- 4.7. Масса, кг, не более..... 4,4

5. Комплект поставки

- 5.1. Основание 1 шт.
- 5.2. Стойка для крепления привода 2 шт.
- 5.3. Винт установочный M8x8 DIN 916..... 2 шт.
- 5.4. Ключ для завинчивания стопорного винта 1 шт.
- 5.5. Паспорт 1 шт.

Примечание: зажимы для крепления привода приобретаются отдельно (номер по каталогу 200.01.2040).

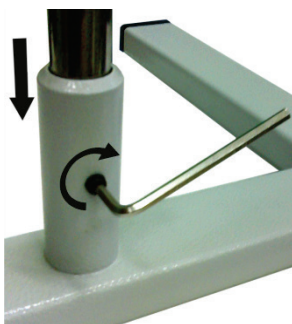


Рисунок 2 - Сборка штатива

6. Порядок сборки

- 6.1. Установите основание штатива на рабочем столе.
- 6.2. Вставьте стойки для крепления привода до упора в крепёжные втулки на основании штатива (Рисунок 2).

6.3. С помощью прилагаемого ключа ввинтите установочные винты в резьбовые отверстия крепёжных втулок и надёжно затяните их.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня отгрузки покупателю, определяемого товарно-транспортной накладной.

7.2. В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится замена штатива при условии соблюдения покупателем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

8. Сведения о рекламациях

При обнаружении дефектов, некомплектности и появлении неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации претензии направлять по адресу производителя:

ООО «ЭКРОСХИМ»

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 22, корп. И, оф. 406;

Телефон/факс: (812) 322-96-00, 449-31-22, 449-31-23;

E-mail: info@ecohim.ru, URL: www.ecohim.ru

9. Сведения о приемке

Штатив для перемешивающих устройств ПЭ-2740 изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий БКРЕ.418329.004ТУ, обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Контролёр _____

4